

## 超高温炉操作规程

超高温炉:最高温度为2000℃或以上的炉体。

## 一. 测试前准备:

- 1. 超高温炉水浴温度设置为20℃,检查水位,滤芯(要求一年换一次)。
- 2. 检查水浴水泵用的 UPS, 断电后能否正常工作。
- 3. 超高温炉炉体真空:抽真空+填充惰性气体,3次
- 4. 样品室气体的流量设置为 150ml/min。
- 5. 测试超过 1200℃时,升温后必须设置降温程序(30K/min 降到 1200℃)。

## 二. 测试中值守:

- 1. 当程序最高温度超过 1200℃时,必须有人值守,时刻监视仪器状态。
- 2. 当超高温炉水浴温度超过30℃时,必须立刻停止测试。
- 3. 注意样品室气体的流量稳定,发现流量减少且无法调大,必须立刻停止测试。

## 三. 测试后检查 (或维护):

- 1. 炉子冷却水接头处有无渗漏。
- 2. 炉子温度降到 100℃后,才能关闭气体。

耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司